

Easy-iSee™ PLUS DNA Size Marker

SDM061-P/181-P, 500 µl

제품 원리

Easy-iSee™ PLUS 100bp +3kb DNA Size Marker

Loading dye가 혼합된 Ready-to-Use의 제품으로 100 bp~3 kb 범위에 총 12개의 Fragment로 구성되어 있으며 선명한 Band로 Size를 확인할 수 있습니다. 500bp의 Fragment는 Size 구별이 잘 될 수 있도록 Intensify 되어 있습니다.

Easy-iSee™ PLUS 1kb DNA Size Marker

250 bp-10 kb 범위에 총 13개의 Fragment로 구성되었으며, 선명한 Band로 Size를 확인할 수 있습니다. 1 kb, 3 kb의 Fragment는 Size 구별이 잘 될 수 있도록 Intensify되어 있습니다.

제품의 구성 및 보관 조건

Components	Components	Size	Storage
SDM061-P	Easy-iSee™ PLUS 100bp +3kb DNA Size Marker	500 µl	-20°C
SDM181-P	Easy-iSee™ PLUS 1kb DNA Size Marker		


* 개봉하지 않은 제품은 -20°C 보관 시 약 2년간 안정적입니다.

참고 사항 및 주의 사항

- ▶ Solvent : 10 mM Tris-HCl (pH 8.0) and 10 mM EDTA
- ▶ 열을 가하거나 희석해서 사용하거나 Reducing agent를 넣어서는 안됩니다.


Migration patterns

Easy-iSee™ PLUS
100bp +3kb DNA Size Marker

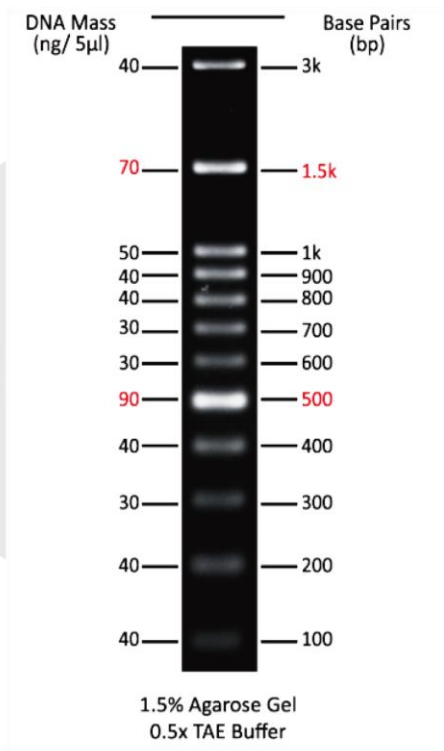

#SDM061-P

Easy-iSee™ PLUS
1kb DNA Size Marker

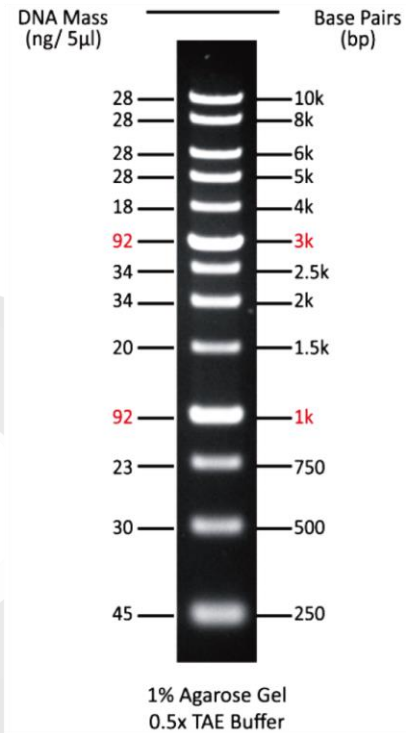

#SDM181-P

Related products

- SRD001 SecureRed™ DNA Staining Dye
- SGD001 SecureGreen™ DNA Staining Dye

* 안전한 사용을 위해 유해물질 정보는 **MSDS**를 참조하십시오.



Homepage : www.biomax.com

Shopping mall : www.biomaxmall.com

E-mail : info@scgbiomax.com

Tel : 02-3296-3158 / Fax : 02-973-2858

(주) 바이오맥스 : 경기 구리시 갈매순환로166번길 46, 금강펜테리움 IX타워 CORE-C, 7층

Note