

Smart-Buffer™ Tensile Gel Preparing Solution

BWG-0001, 0.75 ml

제품 원리

Smart-Buffer™ Tensile Gel Preparing Solution은 Acrylamide gel의 Tension을 향상시켜주는 제품으로서, 30% Acrylamide/Bis solution에 본 제품을 섞어주기만 하면 전기영동 해상도, 패턴, Transfer에 영향 없이 제작된 Gel의 장력과 복원성이 향상되어 잘 찢어지지 않는 Gel을 만들어 줍니다.

제품의 구성 및 보관 조건

Cat No.	Components	Size	Storage
BWG-0001	Smart-Buffer™ Tensile Gel Preparing Solution	0.75 ml	RT

* 개봉하지 않은 제품은 약 1년간 안정적입니다.

사용 방법

- ① Smart-Buffer™ Tensile Gel Preparing Solution을 Final concentration 0.15%로 30% Acrylamide/ Bis solution에 넣어줍니다.

30% Acrylamide/Bis solution	Tensile Gel Preparing Solution	Final Concentration
500 ml	0.75 ml	0.15 %
250 ml	0.375 ml	
100 ml	0.15 ml	

- ② 제작할 SDS-PAGE gel 조성에 맞게 Smart-Buffer™ Tensile Gel Preparing Solution을 섞은 30% Acrylamide/Bis solution을 동일하게 넣어 Gel을 제작합니다.

Related products

- BRA0500	RIPA Lysis Buffer
- BPA0100/0500	Mild protein Extraction Buffer
- BCA0500	Protein Quantification Kit – BCA
- BPI0001	Universal Protease Inhibitor Cocktail
- BWE0200/0400	WestGlow™ Chemiluminescent Substrate
- BWP0200/0400	WestGlow™ PICO PLUS Chemiluminescent Substrate
- BWM0200/0400	WestGlow™ MAX Chemiluminescent Substrate
- BWF0100/0200	WestGlow™ FEMTO Chemiluminescent Substrate
- BPM1000	PAGE-Mark™ 3-Color Mid Range Protein Marker
- BPM1100	PAGE-Mark™ 3-Color Regular Range Protein Marker
- BPM2100	PAGE-Mark™ 3-Color Broad Range Protein Marker
- BWR-1000	Smart-Buffer™ PAGE-Wide 10X Running Buffer
- BWT-1000	Smart-Buffer™ Heat-Free 10X Wet Transfer Buffer
- BWS-0500	Easter-Blot™ Western Blot Stripping Buffer
- BDS-1000	DirectBlue™ Gel Staining Solution

* 안전한 사용을 위해 유해물질 정보는 MSDS를 참조하십시오.

Homepage : www.biomax.com

Shopping mall : www.biomaxmall.com

E-mail : info@scgbiomax.com

Tel : 02-3296-3158 / Fax : 02-973-2858

(주) 바이오맥스 : 경기 구리시 갈매순환로166번길 46, 금강펜테리움 IX타워 CORE-C, 7층

Note